



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

http:// www.real-times.com.cn

E-mail: real-times@vip.163.com

10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液（非变性电泳，溶液型）

Ver 741261

● 产品组成:

货号	名称	规格
TG170	10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液(非变性电泳,溶液型)	500 ml
	说明书	一份

● 产品简介:

10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液是可以用于 Tris-甘氨酸非变性 PAGE (Native-PAGE) 的电泳缓冲液。本溶液为 10×浓缩液,使用前稀释成 1×即用型缓冲液使用。1×即用型 Tris-甘氨酸电泳缓冲液组份浓度为: 192 mM 甘氨酸, 25 mM Tris, pH~8.5。

● 贮存、效期及运输:

常温贮存;有效期 2 年;常温运输。

● 使用说明:

1. 1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液配制:

	1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液 配制量		
	500 ml	1000 ml	2000 ml
10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液(溶液型)	50 ml	100 ml	200 ml
超纯水	450 ml	900 ml	1800 ml

2. 配制好的 1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液建议 4-8℃ 贮存。
3. 回收的电泳液可以外槽重复使用 1-2 次,电泳内槽尽量使用新鲜配制的电泳液。
4. 本电泳缓冲液不含有 SDS,不适用于变性凝胶电泳(SDS-PAGE)。